

## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, триинокулярный

**Артикул:** 73987

### Габариты:

Длина (см): 57

Высота (см): 26

Ширина (см): 38

Вес (кг): данные в процессе обновления



### Описание:

Цифровой микроскоп Levenhuk MED D10T LCD снабжен цифровой камерой с ЖК-экраном, которая не требует подключения к компьютеру. Благодаря этому микроскоп самодостаточен – дополнительное оборудование для раскрытия всех его возможностей не требуется. Он позволяет вести визуальные наблюдения в светлом поле, фотографировать исследования и записывать их на видео. Разрешения снимков хватает для четкой и ясной передачи мелких деталей сложных биологических структур. Микроскоп (LCD) стоит купить, если вам требуется увеличительный прибор для длительной работы в лаборатории.

### Оптика высокого класса

Ахроматические объективы позволяют детально изучать микрообъекты на увеличении от 40 до 1000 крат. 100-кратный объектив можно использовать для наблюдений с применением масляной иммерсии (флакон с маслом включен в комплект поставки). Кроме того, у объективов с высокой кратностью есть защитные пружинящие оправы, оберегающие оптику от случайных повреждений. Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение и подходят для работы с протяженными образцами. Все оптические элементы защищены антигрибковым покрытием.

### Удобная поворотная насадка

Насадка состоит из бинокулярной визуальной части и вертикальной окулярной трубы, в которую устанавливается цифровая камера. 30-градусный наклон визуального блока удобен при длительных наблюдениях, так как позволяет снизить нагрузку на мышцы шеи. Насадку можно вращать на 360°, что полезно при групповых исследованиях.

## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный

### Микроскоп (LCD): купить или нет? Подробнее о цифровых возможностях

Цифровая камера заслуживает отдельного упоминания. 5-мегапиксельный сенсор позволяет снимать фото и видео в высоком качестве, при этом картинка с объектива отображается на встроенным ЖК-экране в реальном времени. Предустановленное программное обеспечение позволяет проводить настройку камеры, редактировать отснятый материал, сохранять кадры для предстоящей работы. Кроме того, к ЖК-экрану можно подключать наушники, клавиатуру и компьютерную мышь.

Поддерживаются внешние накопители данных. Камера делает работу в лаборатории более легкой и удобной для исследователя – нет нужды постоянно напрягать зрение, рассматривая образцы через окуляры: все можно увидеть на встроенном ЖК-экране с сенсорным управлением. С помощью ПО можно корректировать размер, яркость, контрастность, гамму, резкость и насыщенность изображения, менять время выдержки и баланс белого, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения). Кроме того, программа позволяет проводить анализ частиц.

### Работа с микропрепаратами

Предметный столик снабжен препаратором, который используется для точного размещения микропрепаратов под объективом. Столик двуслойный, механический, его можно перемещать по двум направлениям. Для настройки резкости используются грубая и точная фокусировки.

### Яркое освещение образцов

Система освещения расположена внизу. Она состоит из яркого светодиода (5 Вт) и конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Яркость подсветки можно регулировать. Для ее работы требуется подключение к сети переменного тока. Levenhuk MED D10T LCD – микроскоп (LCD), купить который можно прямо на этой странице. Кроме того, он представлен и в розничных магазинах нашей сети.

### Особенности:

- Лабораторный микроскоп с увеличением от 40 до 1000 крат
- Тринокулярная поворотная на 360° насадка с наклоном 30°
- Ахроматическая оптика с антигрибковым покрытием
- Нижняя светодиодная подсветка (5 Вт) с регулировкой яркости
- Питание от сети переменного тока
- В комплекте цифровая камера 5 Мпикс с сенсорным ЖК-экраном, работающим на Android

### Комплект поставки:

- Стойка микроскопа с основанием
- Тринокулярная поворотная на 360° насадка
- Объективы ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) с антигрибковым покрытием
- Окуляры широкопольные: WF10x/18 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.)
- Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Фильтры: синий, зеленый, желтый

## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный

- Флакон с иммерсионным маслом
- Предохранитель (2 шт.)
- Сетевой шнур питания для микроскопа
- Пылезащитный чехол
- Цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном
- Сетевой шнур для питания камеры
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

**Внимание!** Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения).

Камеры Levenhuk устанавливаются в окулярную трубку вместо окуляра. Микроскоп также совместим с любыми другими цифровыми камерами для микроскопов.



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный





## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



 feba.ru

 zakaz@feba.ru

 8 (800) 444-12-55



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



 feba.ru

 zakaz@feba.ru

 8 (800) 444-12-55



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный





## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



 feba.ru

 zakaz@feba.ru

 8 (800) 444-12-55



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный





## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный






## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный





## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный

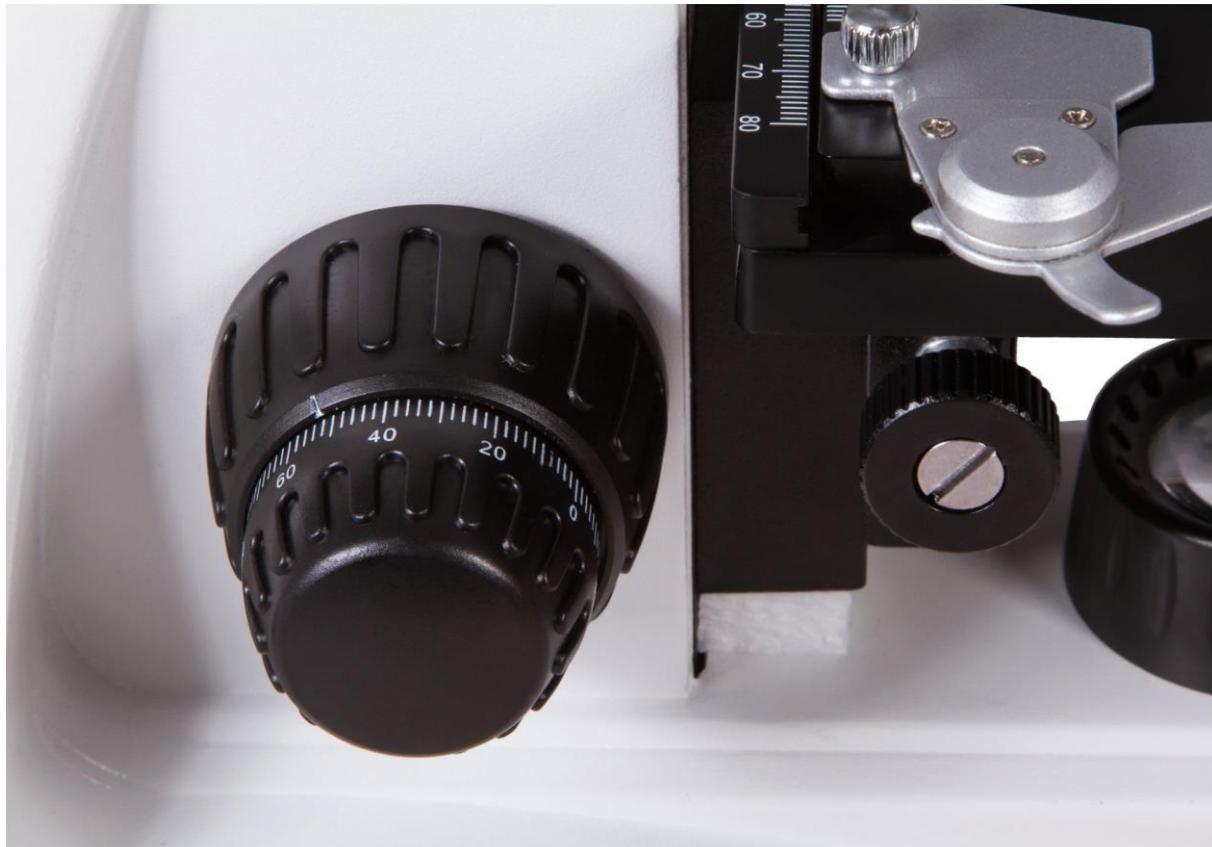



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный






## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный





## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный

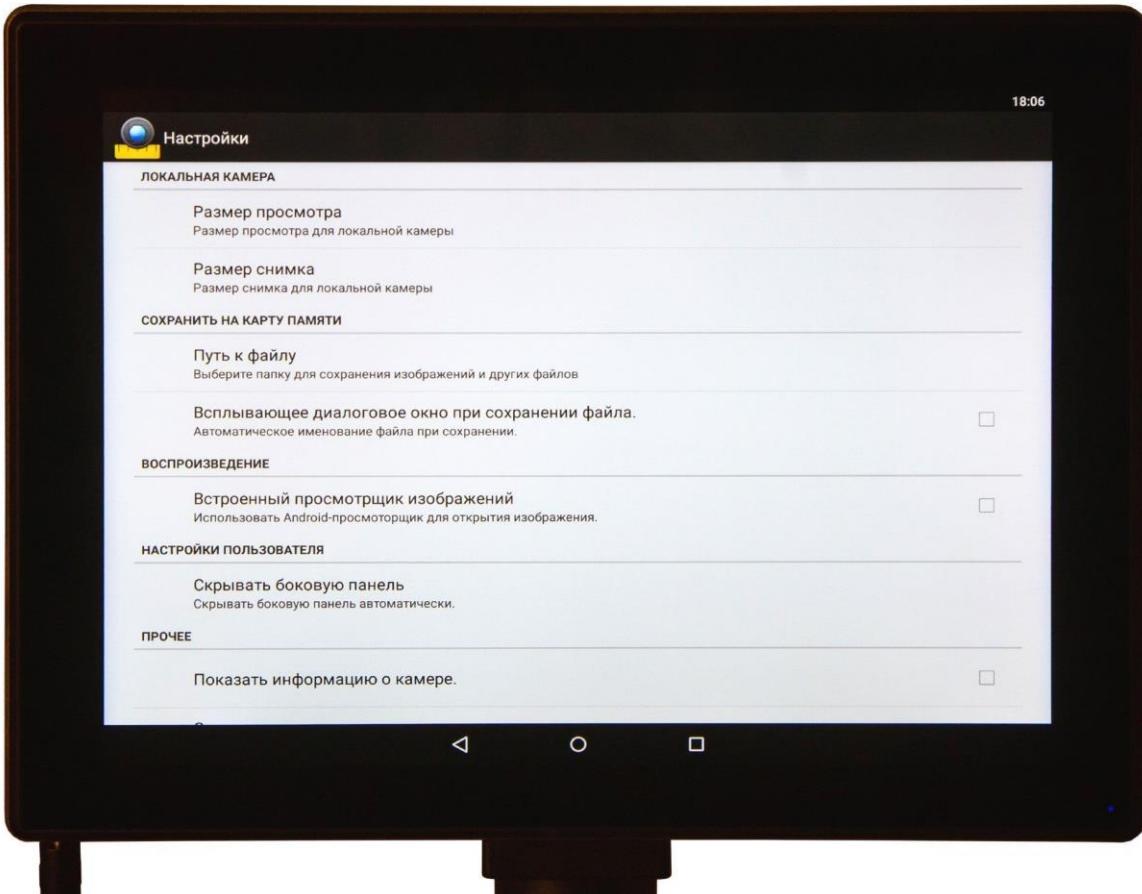

 feba.ru

 zakaz@feba.ru

 8 (800) 444-12-55



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



 feba.ru

 zakaz@feba.ru

 8 (800) 444-12-55



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный





## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



## Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

**Ссылка на страницу товара на сайте:**  
<https://feba.ru/catalog/mikroskopy/9546/>